


Export Guide ChemStation

So wird's gemacht

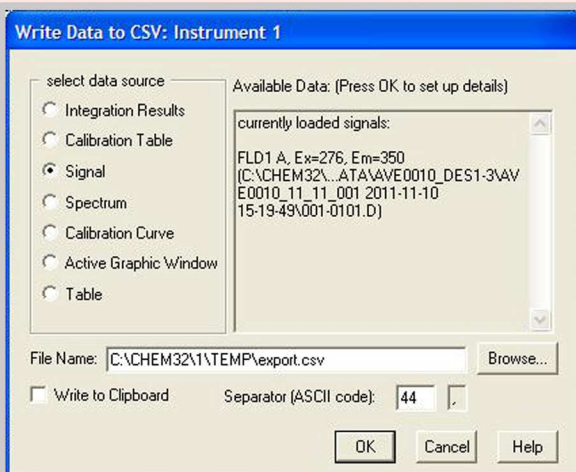


1. Export Originaldaten

Zum Export der Originaldaten, gehen Sie bitte auf ein Chromatogramm. Über die Option Export gelangen Sie zum Reiter „Write Data to CSV“.

Hier wählen Sie bitte Signal aus. Als Separator (ASCII Code) geben Sie bitte 59 ein. Unter File Name können Sie die Datei benennen und den Speicherort festlegen. Sie können einen beliebigen Namen wählen, doch sollten Sie darauf achten, dass Sie später die Daten einwandfrei identifizieren können.

Über OK kommen Sie zur Auswahl der Signaldaten. Bitte setzen Sie das Häkchen bei Time axis, sowie Y axis.

Nachdem Sie OK drücken, werden die Daten unter dem vorgegebenen Speicherort und Namen abgelegt.

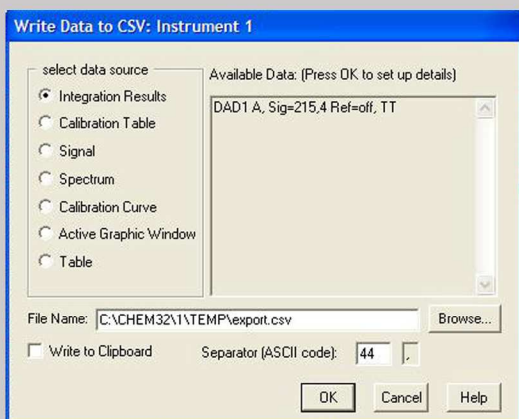

2. Export Resultdaten

Zum Export der Resultdaten werden im Fenster „Write Data to CSV“ unter „select data source“ die Integration Results ausgewählt.

Als Separator geben Sie bitte 59 ein. Unter File Name, können Sie die Datei benennen und den Speicherort festlegen.

Über OK kommen Sie zur Auswahl Integrationsdaten. Bitte setzen Sie das Häkchen bei allen aufgeführten Punkten.

Nachdem Sie OK drücken, werden die Daten unter dem vorgegebenen Speicherort und Name abgelegt.